



镍柱洗杂缓冲液粉包(1L)

货号: SLB0401

规格: 1 包

本产品保存于常温，保质期 12 个月。

产品说明:

本产品为配套 Ni NTA 和 Ni IDA 类相关填料使用的洗杂缓冲液。

本产品溶解后含 50mM PO_4^{3-} ，20mM 咪唑，300mM NaCl。

本产品溶解后 pH 为 7.5-8.0。

与本公司相关 Ni NTA 和 Ni IDA 类产品配合使用，能达到更优效果。

配制方法:

1L 镍柱洗杂缓冲液(1×): 先将容器内加入 100-200ml 去离子水，再将粉包内溶质加入容器，再将溶液补至 1L 体积后，搅拌 30 分钟后使用。

注意事项:

- 1.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
- 2.使用时请尽量将粉包倾倒彻底，勿残留过多组分。
- 3.使用前请确认本产品所含成分以及 pH 值是否满足您的实验需求。
- 4.使用前请充分搅拌（大于 30 分钟），使其完全溶解。
- 5.本产品粉包拆封后请完全溶解至 1L 溶液，勿将本产品粉末再次称量分装后使用。
- 6.本产品仅限科研使用。

订购信息及相关产品

名称	货号	规格
镍柱平衡液粉包(Ni-NTA,1L)	SLB0391	1 包
镍柱洗杂液粉包(Ni-NTA,1L)	SLB0401	1 包
镍柱洗脱液粉包(Ni-NTA,0.5L)	SLB0411	1 包